

2020 年百迈客样品规范送样标准

一、目的

为顺利按时完成样品的接收录入、实验交接、样品定位等工作，特制定此标准。

二、样品包装

1. 外包装：无破损，冷冻剂充足且能覆盖样品。
2. 内包装：禁止将样品直接倒入干冰箱中，超过 40 管样品且不排序的，会记录为不规范送样。

① 核酸：置于 1.5ml 或 2.0ml 离心管内，并用封口膜封好，按信息单样品顺序码盒。【注：禁止用 PCR 板或其他小于 1.5ml 规格的小管送样，否则记录为不规范送样】

② 组织：推荐使用 2ml 组织管或者 1.5mlEP 管，只要能保证每管样品盛满，则每管样品的量至少足够提取一次。除特殊情况外，不推荐使用 50ml 离心管或更大体积的容器送样，严重超标准送样量的，会按照不规范送样记录。【注：禁止使用锡箔纸或自封袋包装样品，（锡箔纸样品名称会模糊不清，自封袋样品会被干冰或液氮冷冻破损），如果使用锡箔纸或自封袋会记录为不规范送样】

三、样品名称

1. 样品名称清晰：建议用不易模糊的油性 Marker 笔标记，但如果是酒精保存的样品，一定要用铅笔书写样品名称不要用 Marker 笔标记，否则容易模糊。
2. 样品名称简单：样品名称最好只包含字母、数字；请不要以数字

开头；名字长度请不要超过 8 个字符。

3. 名称一致性：为了减少沟通顺利交接，样品实际名称须与信息单保持一致。相同样品送多管且名称一样的，我们会随机在标签中给每个样品后加-1、-2 区分

四、信息单提交

1. 快递到达后，如果有信息单，直接签收。快递到达后，如果没有收到的信息单。会在系统中创建该快递号的备忘录（防止快递漏签收）。每天晚上会统一发送当日等信息单的明细。
2. 信息单提交后，会通过备忘录关联该快递的信息单，被记录为不及时。
3. 被计算为不及时的原因除了本身的信息单延误，还有可能是信息单提交时系统同步延迟造成的，目前的系统同步时间为 2 小时，所以大家务必提前提交。